


Montageanleitung zur Wasserenthärtungsanlage

clean

1. Bedienung der Schnellverschlüsse:

- a. Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung (rot) nach oben abziehen und um 180° drehen (1.Bild).
- b. Die Lösehilfe /Schnellverschlussverriegelung zwischen Schlauchgarnitur und Sicherungsring schieben (2.Bild). Griffmulde zeigt nach außen! Siehe großes Bild unten Wasserauslass.
- c. Sicherungsring des Schnellverschlusses mit der Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung zurückziehen (3. Bild)und den Blindstopfen bzw. die Schlauchgarnitur herausziehen.

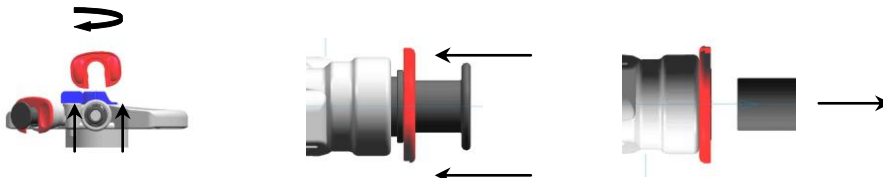

2. Wechseln der Wasserenthärtungspatrone:

- a. Neue Wasserenthärtungspatrone auf Beschädigungen prüfen.
- b. Zulaufleitung abstellen und durch aufdrehen der Laborwasserentnahme druck los machen! Austretendes Wasser ggf. auffangen. Wasserzulauf bzw. -ablauf der alten Patrone sowie den Blindstopfen der neuen Wasserenthärtungspatrone wie in Punkt A (Bedienung der Schnellverschlüsse) beschrieben, trennen.
- c. Wasserenthärtungspatrone tauschen.

3. Anschluss der neuen Wasserenthärtungspatrone am System:

- a. Zu- und Ablaufgarnitur bis zum Anschlag in den dazugehörigen Schnellverschluss (s. Pfeil am Entnahmekopf) schieben und Zu- und Ablaufgarnitur wieder zurückziehen damit der Schnellverschluss verriegelt wird.
- b. Zur Sicherung des Schnellverschlusses die Lösehilfe zwischen den Enthärtungskopf und dem Schnellverschluss schieben. Griffmulde zeigt nach innen! Siehe großes Bild unten Wassereinlass.

